

MILIEU BACTÉRIES LACTIQUES BRASSICOLES

Milieu sélectif et spécifique utilisé pour l'identification et le dénombrement des bactéries lactiques dans la bière.

Composition

Peptone, extrait de levure, glucose, bière, agar, eau distillée + composants de sélectivité*.

Présentation

De couleur vert foncé, ce milieu est conditionné en boîte de Petri pré-coulée de 55 mm et 90 mm.

pH à 25°C : 6,0

10 boîtes de Petri par étui.

Stockage et péremption

6 mois à +8°C / +10°C à partir de la date de fabrication (AA/MM/JJ)

Protocole d'incubation

6 jours à 25°C.

Aspect des colonies

- Colonies petites à moyennes, plus ou moins blanches, rondes et légèrement bombées.
- Pour une meilleure visualisation des colonies, nous conseillons l'utilisation de membranes de couleur noire.

Organismes utilisés lors des tests de stérilité et fertilité

Contrôle + : souches de bactéries lactiques identifiées par analyse génétique.

Contrôle - : tests par raccordement EIL

*Micro-organismes inhibés : levures, moisissures et bactéries acétiques

*N° CAS inhibiteur : 66-81-9, 92-52-4 ; < 0.025 % en masse.

Code article / Code couleur milieu

MIL-ABP

